

EGYSÉGCSOMAG FOLYADÉKMINTÁK VÉTELÉHEZ KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELÉS

A csomag tartalma:

- 2 db **40 ml**-es folyadéküveg applikációs pálcával (pamutfej-végű pálcika)
- 2 db lezáró szalag etikett címke (mintavételt követő lezárás biztosítására)
- 4 db piros lezáró címke (mintavételt követő lezárás biztosítására)
- 2 db minta-azonosító etikett címke

MINTAVÉTELI AJÁNLÁS

Folyadékok mintavételezése:

Amennyiben nagyobb mennyiségben áll rendelkezésre a mintázandó folyadék, akkor a mintavevő folyadéküvegből ki kell venni az applikációs pálcát, majd az üres üvegbe kell tölteni a vizsgálatához elegendő **2-10 ml** folyadékmintát.

Felületi szennyezések mintavételezése:

Az applikátor pamutfejével alaposan át kell törölni, vagy fel kell itatni a folyadék maradványokat és az applikátort vissza kell tenni a mintavételi üvegbe.

Megjegyzés:

- 1.) A mintavételi üvegek csavaros tetejét gondosan le kell zárni, a keresztzennyeződések és a vegyületek párolgásából eredő veszteségek elkerülése érdekében. **FONTOS: a kupakban levő betét BÉZS színű oldala érintkezhet a mintával, azaz a betét bézs színű oldalát kell az üveg belseje felé fordítani!**
- 2.) Amennyiben a *Mintavételi egységcsomag* üvegeibe (0,72 literes üvegek) is történik mintavételezés, akkor az abban található utazóvak-minta elegendő háttér mintaként. Ellenkező esetben egy bontatlan folyadéküveget is be kell küldeni a minta mellett, amely az utazóvak-minta szerepét tölti be!

Lezárás:

A lezáró szalagot a kupak tetején át az üveg két oldalára kell ragasztani. Erre kerüljön a két piros, hasadó címke, biztosítva az üveg esetleges megbontásának észrevehetőségét. A piros címkére kerülhet pecsét vagy aláírás.



Tárolás, szállítás:

A folyadékmintát lehetőség szerint a mintavétel helyszínén 4–8 °C-ra célszerű hűteni és a vizsgálatig ezen a hőfokon javasolt tartani. Amennyiben a minta talajjal szennyezett, akkor az edényeket fagyasztva kell tárolni. Gondoskodni kell arról, hogy a minták hőmérséklete +10 °C alatt maradjon szállítás közben is (pl. hűtőtáska alkalmazásával), valamint, hogy a minták 72 órán belül a KKI-ba érkezzenek.